

减少凸起部分以节省占用空间, 适合于使用频率较低或做精细调整的水平台面的Z轴平台。

- 最适合用于使用频率较低, 需要做精细调整的地方。
- 最大限度地减少了凸起部分, 适合于装入其它的装置或设备中使用。




信息


▶ 附带有内六角扳手螺母和锁紧钮用扳手。



安装方法

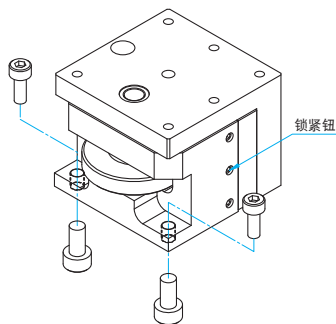

详细说明图

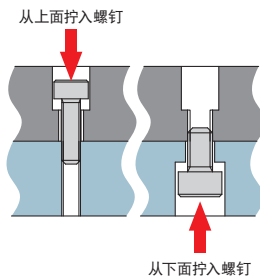

从上方固定

由于螺钉比螺纹孔小, 所以不会引起干涉, 可以作为沉孔使用。

从下方固定

使用与螺纹孔尺寸一致的螺钉固定。

关于安装孔

预置平台下面的安装孔为螺纹孔。如果要安装到平台或嵌入到其他设备或机器时, 可以很方便从上下两个方向固定。固定时请使用右边表中相应尺寸的螺钉。

型号	从上方固定时	从下方固定时
TASB-153	M2	M2.6
TASB-253	M2	M3
TASB-403	M3	M4
TASB-403UU	6-32UNC	—
TASB-603	M4	M5
TASB-653-M6	M6	M8
TASB-653UU	1/4-20UNC	5/16-18UNC

技术指标

型号	METRIC	TASB-153	TASB-253	TASB-403	TASB-603	TASB-653-M6
	INCH	—	—	TASB-403UU	—	TASB-653UU
台面尺寸 (mm)		15×15	25×25	40×40	60×60	65×65
轴的类型		Z轴				
行程 (mm)		+2·-0	+3·-0	+5·-0	+7·-0	+7·-0
螺距 (mm)		0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
导轨形式		燕尾槽方式				
主要材料		黄铜				
表面处理		黑铬				
承载能力 (N)		4.9 (0.5kgf)	6.9 (0.7kgf)	29.4 (3kgf)	98.1 (10kgf)	98.1 (10kgf)
移动精度	直线度 (μm)	30	30	30	30	30
	俯仰 (N·m)	—	0.3	0.5	1.0	1.0
最大承载力矩	转动 (N·m)	—	0.3	0.5	1.0	1.0
	俯仰 (°/N·cm)	—	6.1	4.59	0.7	0.7
扭矩刚度	转动 (°/N·cm)	—	4.1	2.55	1.7	1.7
	平行度 (μm)		100	100	100	100
自重 (kg)		0.012	0.05	0.2	0.9	1.1

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

综合信息

X轴

XY轴

Z轴

XZ轴

XYZ轴

转动平台

摆动平台

倾斜平台

真空用平台

TSD导轨

十字交叉滚柱导轨

燕尾槽导轨

滑动导轨

V型导轨

其它

□15mm

□25mm

□40mm

□60mm

□65mm

□80mm

□100mm


□120mm

其它




外形图


TASB-153 内六角螺栓 M2×5...4个, 六角扳手...1个 调整用圆孔尺寸φ1.8mm、锁紧钮用扳手尺寸0.89mm

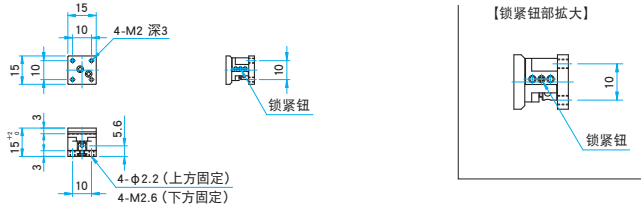

TASB-253 内六角螺栓 M2×6...3个, 六角扳手...1个 锁紧钮用扳手尺寸0.89mm

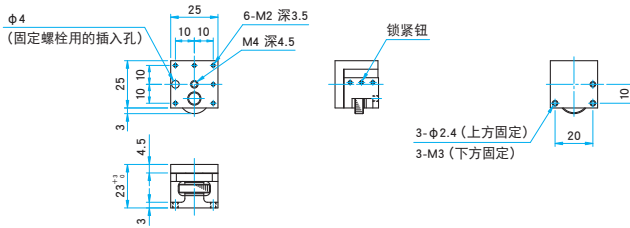


TASB-403/403UU 内六角螺栓 M3×8...3个, 六角扳手...1个 内六角螺栓 (不锈钢) 6-32UNC×5/16...3个, 六角扳手...1个 (UU) 锁紧钮用扳手尺寸1.5mm 1.5mm六角扳手 (UU)

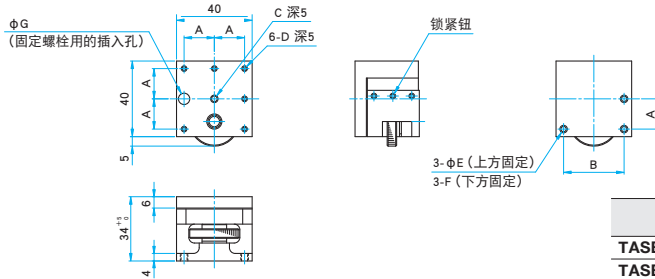


型号	A (mm)	B (mm)	C	D	E (mm)	F	G (mm)
TASB-403	16	32	M4	M3	3.3	4-M4	6
TASB-403UU	15.875	31.75	8-32UNC	6-32UNC	4		6.5

TASB-603 内六角螺栓 M4×10...3个, 六角扳手...1个 调整用圆孔尺寸φ3mm、锁紧钮用扳手尺寸1.5mm

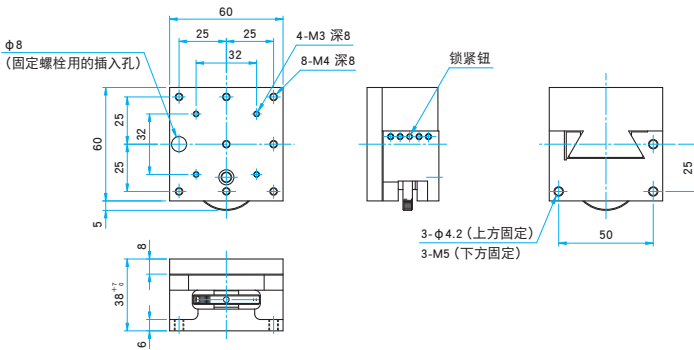

TASB-653-M6/653UU 内六角螺栓 M6×12...3个, 1.5mm六角扳手...1个, 5mm六角扳手...1个 (M6) 内六角螺栓 1/4-20UNC×1/2...3个, 1.5mm六角扳手...1个, 3/16inch六角扳手...1个 (UU) 锁紧钮用扳手尺寸1.5mm, 六角扳手サイズ5mm (M6) 锁紧钮用扳手尺寸1.5mm, 3/16inch取付ネジ締付用 (UU)

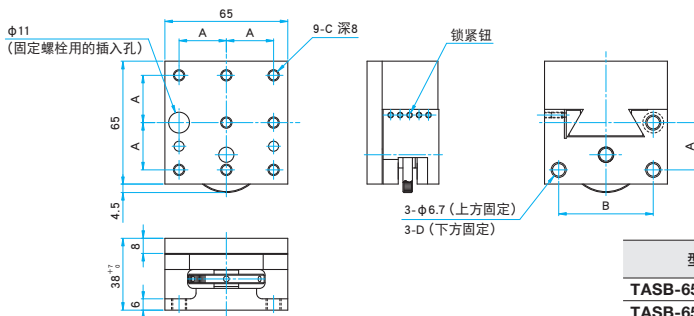

型号	A (mm)	B (mm)	C	D
TASB-653-M6	25	50	M6	M8
TASB-653UU	25.4	50.8	1/4-20UNC	5/16-18UNC

应用系统

光学元件·薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

综合信息

X轴

XY轴

Z轴

XZ轴

XYZ轴

转动平台

摆动平台

倾斜平台

真空用平台

TSD导轨

十字交叉滚柱导轨

燕尾槽导轨

滑动导轨

V型导轨

其它

□ 15mm

□ 25mm

□ 40mm

□ 60mm

□ 65mm

□ 80mm

□ 100mm

□ 120mm

其它